



دستور العمل استفاده از دستگاه TLC UV/VIS viewing cabinet

- ۱- هدف : این دستورالعمل ، استفاده ، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه لامپ TLC UV/VIS viewing cabinet واقع در آزمایشگاه نانوبیومواد را شرح میدهد.
- ۲- دامنه عملکرد : این دستگاه جهت رویت صفحات TLC کاربرد دارد و نباید جهت موارد غیر مرتبط استفاده شود.
- ۳- مسئولیت : کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال باید به ایشان گزارش گردد.
- ۴- مواد و تجهیزات : آچار باز و بسته کردن پروب دستگاه
- ۵- روش کار :
 - ۱- دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.
 - ۲- صفحه TLC خود را درون محفظه دستگاه قرار دهید.
 - ۳- با دکمه POWER دستگاه را روشن کنید.
 - ۴- دکمه طول موج موردنظر خود را فشار دهید.
 - ۵- از چشمی دستگاه صفحه TLC خود را مشاهده نمایید.
 - ۷- دستگاه را خاموش نمایید.
- ۶- ایمنی و توصیه : هنگام روشن بودن دستگاه از قرار دادن دست خود داخل محفظه خودداری فرمایید.
- ۷- نگهداری و مراقبت : از خاموش بودن دکمه پاور و همچنین خاموش بودن دکمه های طول موج مطمئن شوید.

نام سند	دستور العمل استفاده از دستگاه TLC UV/VIS cabinet viewing
نگارش	محنا اوصالی
تاریخ صدور	۱۳۹۷/۸/۳
نام کامل فایل	دستور العمل استفاده از دستگاه TLC UV/VIS cabinet viewing
شرح سند	این دستور العمل ، استفاده ، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه لامپ TLC UV/VIS cabinet viewing واقع در آزمایشگاه نانوبیومواد را شرح میدهد
نویسنده/ مترجم	فایزه بخشی