



دستور العمل استفاده از دستگاه Power supply

1-هدف: این دستورالعمل، استفاده، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه power supply واقع در آزمایشگاه پزشکی مولکولی را شرح می دهد.

2-دامنه عملکرد: جهت اعمال ولتاژ و جریان های مختلف

3-مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال باید به ایشان گزارش گردد.

4-مواد و تجهیزات: ---

5-روش کار:

1-دستگاه را روشن نمایید

2-کلید علامت دست را فشار دهید.

3-با کلیدهای فلش های سمت راست و چپ گزینه های مربوط به ولتاژ و زمان را انتخاب نمایید.

4-با کلیدهای فلش های بالا و پایین مقدار V یا A یا W و زمان را تنظیم نمایید.

5-سپس دکمه Run را فشار دهید

6-ایمنی و توصیه:

توصیه می شود برای تانک کوچک ولتاژ کمتر از ۲۵۰ و جریان کمتر از ۲۰۰ میلی آمپر استفاده شود. پس از اتمام کار حتما بافر تانک را خالی نموده و با آب مقطر شستشو دهید.

7-نگهداری و مراقبت: در هنگام اعمال ولتاژ های بالا در کنار دستگاه منتظر مانده تا آزمایش مورد نظر تمام شود.

شناسنامه سند: RCPN 42

نام سند	دستور العمل استفاده از دستگاه Power supply
نگارش	محنا اوصالی
تاریخ صدور	۱۳۹۷/۸/۳
نام کامل فایل	دستور العمل استفاده از دستگاه Power supply
شرح سند	این دستور العمل ، استفاده ، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه power supply واقع در آزمایشگاه پزشکی مولکولی را شرح می دهد.
نویسنده/ مترجم	رحیمه موسوی