



دستور العمل استفاده از دستگاه شیکرانکوباتور

1-هدف: این دستورالعمل، استفاده، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه شیکرانکوباتور واقع در آزمایشگاه پزشکی مولکولی را شرح می دهد.

2-دامنه عملکرد: جهت اعمال دما و شیک

3-مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال باید به ایشان گزارش گردد.

4-مواد و تجهیزات: ---

5-روش کار:

1-باچرخاندن سوویچ، دستگاه را روشن نمایید.

2-در ستون سمت راست صفحه، گزینه «نمایشگر» را انتخاب نمایید.

3-در بالای صفحه، سمت چپ، رمز ورود را انتخاب نمایید.

4-عدد 1970 را وارد کنید.

5-اکنون از ستون سمت راست گزینه «تنظیمات» را انتخاب نمایید.

6-با انتخاب تک تک گزینه ها می توانید تنظیمات مورد نظر از جمله دور، دما و زمان مورد نظر خود را وارد کنید.

در این قسمت می توانید تنظیمات را به صورت چند مرحله ای انجام دهید.

7-بعد از اتمام تنظیمات خود، از ستون سمت راست وارد «صفحه اصلی» شوید.

8-در صفحه اصلی می توانید دما، دور دستگاه و مدت زمان سپری شده را مشاهده کنید.

9-برای توقف و شروع دوباره از گزینه «در حال توقف / در حال اجرای برنامه» استفاده نمایید.

6-ایمنی و توصیه: گزینه لامپ یو وی و لامپ روشنایی برعکس می باشد یعنی اگر می خواهید روشنایی روشن باشد باید گزینه یو وی را انتخاب نمایید.

7-نگهداری و مراقبت: بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش نمایید. برای صرفه جویی در مصرف انرژی اگر قصد استفاده از دمای

اتاق را دارید در تنظیمات، گزینه " فقط شیکر" را روشن نموده و درب دستگاه را به حالت باز نگه دارید.

شناسنامه سند: RCPN 40

نام سند	دستور العمل استفاده از دستگاه شیکرانکوباتور
نگارش	محنا اوصالی
تاریخ صدور	۱۳۹۷/۸/۳
نام کامل فایل	دستور العمل استفاده از دستگاه شیکرانکوباتور
شرح سند	این دستور العمل ، استفاده ، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه شیکرانکوباتور واقع در آزمایشگاه پزشکی مولکولی را شرح می دهد.
نویسنده/ مترجم	رحیمه موسوی